



Contrôle d'hygiène



Une méthode simple pour le contrôle d'hygiène

Simple

Systèmes prêts à l'emploi, utilisables par tout le personnel.

Pratique

- Lames gélosées flexibles applicables sur tout type de surface.
- Boîtes de contact quadrillées pour un meilleur comptage.

Economique


Double détermination en une seule opération par immersion, contact ou écouvillonnage, avant ou après désinfection.

Performant


Qualité des milieux de cultures OXOID. Boîtes de contact conditionnées avec un double emballage.

Les lames gélosées et les boîtes de contact sont recommandées pour établir les techniques et les programmes de contrôle de propreté microbiologique des surfaces dans l'industrie agro-alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique et dans les hôpitaux, dans le cadre de la maîtrise des points critiques (HACCP).

Elles sont également utilisables pour le contrôle de l'état microbiologique des surfaces du laboratoire de bactériologie, suivant la pharmacopée européenne (EP), les Normes NF V 08-037, NF ISO 18593, NF EN ISO 14698-1. Elles s'appliquent aussi bien sur les surfaces de travail, que sur le matériel, les mains ou les vêtements.

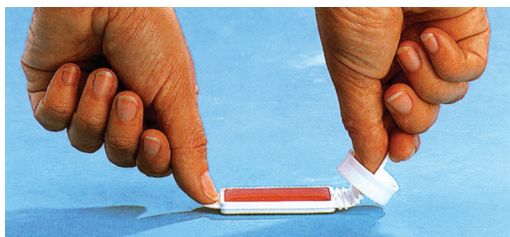

lame gélosée

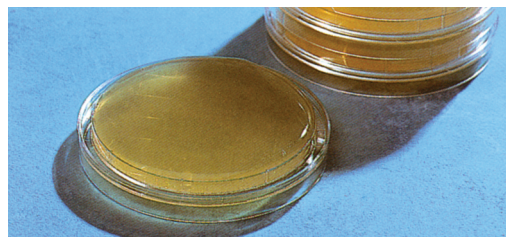

boîtes de contact

Les lames gélosées peuvent, en outre, être recommandées pour le contrôle microbiologique des fluides (technique par immersion) ou pour le contrôle par écouvillonnage (prélever puis étaler sur la lame gélosée).

La gamme de lames gélosées OXOID permet également de réaliser la recherche de flore totale ou de flore spécifique (coliformes, levures et moisissures), avant ou après désinfection.


Les boîtes de contact, grâce à leur double emballage, sont particulièrement adaptées au contrôle des surfaces et de l'air dans les salles à environnement contrôlé ou microbiologiquement maîtrisées.

Le milieu utilisé pour les boîtes de contact est conforme à la norme AFNOR G 07-172 et à la norme européenne NF EN 1632-3 pour le mesurage de la biocontamination des surfaces des zones à risques en salles propres.

Guide d'interprétation

Chaque laboratoire ou site industriel doit établir son propre programme de surveillance.

Surfaces testées	Nombre de colonies sur P.C.A.		
	bon	moyen	mauvais
Nurseries	0 - 5	6 - 15	≥16
Chambre de patient			
Sols	0 - 25	26 - 50	≥51
Tables	0 - 5	6 - 15	≥16
Salles de bains			
Sols	0 - 25	26 - 50	≥51
Lavabos	0 - 15	16 - 25	≥26

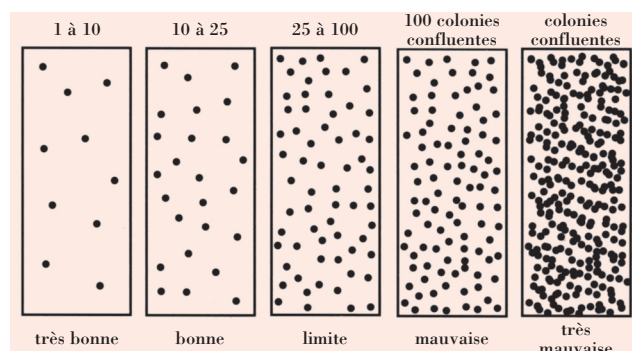

Hygiène hospitalière

Hygiène alimentaire

Références

	Nombre par boîte	Références
Lames de surface flore totale/coliformes	10 lames	FR46232
Lames de surface flore totale/coliformes, avec neutralisants	10 lames	FR50391
Lames de surface PCA/OGA, flore totale/levures-moisissures	10 lames	FR54641
Lames de surface PCA/VRBG avec neutralisants	10 lames	FR59911
Lames de surface PCA+TTC/Mac Conkey	10 lames	FR59271
Lames de surface PCA+TTC/PCA+TTC	10 lames	FR59501
Boîtes de contact flore totale - Ø 55 mm quadrillées	20 boîtes	PO5172C
Boîtes de contact VRBG - Ø 55 mm quadrillées	20 boîtes	PO5102C
Boîtes de contact sabouraud + chloramphénicol - Ø 55 mm quadrillées	20 boîtes	PO5094C



LE SPÉCIALISTE EN MICROBIOLOGIE

www.oxid.fr

6, route de Paisy - B.P. 13 - 69571 Dardilly Cedex
Téléphone 04 72 52 33 70 - Télécopie 04 78 66 03 76
courriel : oxid.france@oxid.com